

aquaMAX-Basic 360 Series

&

aquaMAX-Ultra 370 Series

純水/超純水製造機

中文使用方法



瀚基科學有限公司

Vastech Scientific Co., Ltd.

251 新北市淡水區民族路 30 巷 9 號 6 樓

Tel : (02) 8809-2206

Fax : (02) 8809-2201

目 錄 索 引

1. aquaMAX-Basic 360 Series 使用方法-----Page 1
2. aquaMAX-Ultra 370 Series 使用方法-----Page 2

aquaMAX-Basic 360 Series 使用方法

一、按鍵功能說明

1. Operate/Standby: 選擇操作或預備模式，並於 Measure 或 Service 操作下，按此鍵可取消操作
2. Select: 按此鍵可執行 Measure 或 Service 下之功能
3. Measure: 於操作(Operate)模式下，連續按此鍵可切換觀察以下
 - (1) WATER TEM: 水溫，按 Select 鍵執行
 - (2) R.O. WATER: 逆滲透水電導度值，按 Select 鍵執行
 - (3) ION EX.: 去離子水阻抗值及離子去除率，按 Select 鍵執行
4. Service: 於預備(Standby)模式下，連續按此鍵可選擇操作以下
 - (1) Select RO/ION: 選擇輸出水質種類為逆滲透或去離子水，按 Measure 鍵可切換水質種類，按 Select 鍵執行
 - (2) FLUSH: 沖洗系統與濾心 5 分鐘，按 Select 鍵執行
 - (3) PRESSURE DOWN: 降低壓力，當欲更換濾心時需執行此功能 2 次，按 Select 鍵執行
 - (4) Change Filter: 當系統顯示 Change Filter 訊息，代表濾心壽命已到，執行此功能可重置記錄時間，按 Select 鍵執行

二、製水操作

1. 按 Operate/Standby 鍵，使之於 Operate 模式下，即可開始製水，如有連接滿水位感應器，應一直置於 Operate 模式下，待滿水時系統會自動停止製水
2. 按 Operate/Standby 鍵，使之於 Standby 模式下，即可停止製水

三、濾心更換期限

1. R.O Pre Pack: 3 months
2. R.O Post Pack: 6 months
3. R.O Membrane Pack 1: 1 year to 2 years

※濾心壽命會隨來源水質較差或取水量多而低於更換期限，建議來源水質使用自來水

aquaMAX-Ultra 370 Series 使用方法

一、按鍵功能說明

1. Operate/Standby: 選擇操作或預備模式，並於 Service 操作下，按此鍵可取消操作
2. Production/Recirculation: 按此鍵可執行取水或 Service 下之功能
3. Display: 於操作(Operate)模式下，連續按此鍵可切換觀察以下
 - (1) TEMPERATURE: 水溫
 - (2) PRODUCT: 阻抗值或電導度值
4. Service: 於預備(Standby)模式下，連續按此鍵可選擇操作以下
 - (1) Stabilization: 沖洗系統與濾心 1 分鐘，按 Production/Recirculation 鍵執行
 - (2) PRESS DOWN: 降低壓力，當欲更換濾心時需執行此功能 2 次，按
Production/Recirculation 鍵執行
 - (3) DISP.: RESIST./CONDUCT.: 設定於操作(Operate)模式下之 PRODUCT 欲顯示阻
抗值或電導度值，按 Production/Recirculation 鍵執行
 - (4) Sanitize Unit: 執行清洗或安裝 UF 濾心，按 Production/Recirculation 鍵執行
 - (5) Purge Air: 執行清除系統中之空氣，按 Production/Recirculation 鍵執行
 - (6) CHANGE FILTER: 當系統顯示 Change Filter 訊息，代表濾心壽命已到，執行此
功能可執行更換濾心及重置記錄時間，按
Production/Recirculation 鍵執行

二、取水操作

1. 按 Operate/Standby 鍵，使之於 Operate 模式下，待阻抗值達 18.2 MΩ-cm 時，按 Production/Recirculation 鍵，即可開始取水
2. 再按 Operate/Standby 鍵，使之於 Standby 模式下，即可停止取水
3. 注意，不取水時，應使系統置於 Standby 模式下，不可長時間處於 Operate 模式下

三、濾心更換期限

1. Ultra Pack 1 and 2: 1 year, replace both 1 and 2 together
2. 0.2 um Polyethersulfone Capsule Filter: 6 months

※濾心壽命會隨來源水質較差或取水量多而低於更換期限，建議來源水質使用 RO 或去離子水